



LXFY-II 电动离心式分样器

使 用 说 明 书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

电动离心式分样器说明书

一、用途

电动离心式分样器适合各种种子、粮食、饲料的精密分样。电动离心式分样器可以在数秒内将大批量样品精确分样，尤其适合小颗粒农作物。

二、工作原理

接料斗下方的离心式电机将带动仪器内部的旋转式料盘完成种子、谷物的等分和混合工作。旋转的离心力将分样的样品均匀甩出，在等分工作室内部均匀分样，然后从从两边出料口出来，分样结果符合美国国家种子检验标准。

三、使用方法

- 1、通过底座的支脚调节仪器的水平，确保水平仪上的水泡在最中央位置。
- 2、把盛样器（自备）放在左右两侧的出口处，打开控制面板上的电源开关，调节调速按钮至合适的速度，仪器就开始工作，将样品均匀地分成两等份。

四、注意事项

- 1、使用前必须将水平调准确，否则将导致分样不均匀。
- 2、仪器要远离带有磁性的物体，也不要和别的金属物一起存放，以免碰撞损坏。

五、技术参数

- 1、外形尺寸：33*33*49cm
- 2、外包装尺寸：38.1*38.1*55.9cm
- 3、误差率：每千克小于±0.5%
- 4、功率：1/12 马力
- 5、转速可调
- 6、电压：220V 50HZ

六、装箱单：

1. 主机 1 台
2. 接种杯 2 台
3. 倾斜杯 1 只
4. 说明书 1 份

5. 保修卡合格证 1 张

其他配套仪器:

| 仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 离心式分样器 | LXFY-2 型 | 真空数种置床仪 | ZLC-2000 |
| 横格式分样器 | HGT-I | 大粒种子置床板 | SZ-3 |
| | HGT-II | 真空置床系统 | ZCXT |
| | HGG-I | 电子吸种笔 | DXB-A |
| | HGG-II | 种子老化箱 | LH-150S |
| 电子自动数粒仪 | SLY-C | 快速电脑水份仪 | TDS-1H 型 |
| | SLY-A | 种子低温低湿储藏柜 | CZ-450FC |
| | SLY-B | | CZ-1000FC |
| 鼓风式净度仪 | CFY-II | | CZ-1600FC |
| 种子净度工作台 | TJD-900 | 发芽盒 | 大 |
| 种子净度工作台 | TJD-800 | 发芽盒 | 小 |
| 真空数种置床仪 | SZC-020 | 粉碎机 | JFSO-100 |

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030

电话：0571-86056609 86823770

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817